# MDBio Inc.

## 產品手冊 Product information sheet

免费服务专线:4000-855-868 网站:www.mdbio.com.cn 电子邮件:mdbio@mdbio.com.cn

### 产品名称&产品编号

产品名称: TBE Buffer, Powder, EZ Pack

产品编号: T006

#### 产品性质

用于电泳,方便使用。

每一个包装包含85.225g TBE粉末包含以下组

分:

TRIS: 54g 硼酸: 27.5g EDTA: 3.725g

溶解 1 个包装,用重蒸水定容至 5L,即得到 1

×TBE 缓冲液。

#### 产品描述

TBE是一种缓冲液,包含Tris base,硼酸及EDTA。

在分子生物学,TBE和TAE缓冲液通常用在涉及核酸的生物学过程,最常见的是电泳。的微在微碱性的条件下,Tris-酸溶液是有效的缓冲液,能保持DNA的去质子化并使其易溶于水。EDTA是一种二价阳离子螯合剂,特别是镁离子(Mg2+)。由于这些离子是许多酶,包括污染物核酸酶的必要辅助因子,EDTA的作用是保护核酸不被酶降解。但是,由于镁离子也是许多常用的DNA修饰酶,如限制性内切酶和DNA聚合酶的辅因子,它在TBE或TAE缓冲液中的浓度一般保持在较低水平(通常在1mM左右)。

#### 储存条件

室温储存